

## Tapeaftryk

Anvendes til faste, ikke for ujævne overflader – fx en væg. Skal helst anvendes på en lodret overflade, medmindre støv også ønskes undersøgt. Både anvendelig til synlig skimmelsvamp, mistanke om skimmelsvamp og efter skimmelsvampesanering.

Udtagning: Fjern sliden fra kassetten og skriv prøveudtagningssted på kassetten. Hiv beskyttelsesfilmen af som kasseres og pres den klistrede side af sliden mod overfladen der skal testes. Placer sliden i kassetten igen.

## Aftryksplader

Anvendes til faste overflader, hvor der ønskes test for levedygtig skimmelsvamp. Skal helst anvendes på en lodret overflade med mindre støv ønskes undersøgt. Både anvendelig til synlig skimmelsvamp og ved mistanke om skimmelsvamp. Kan anvendes efter skimmelsvampesanering, hvor der ikke er anvendt fungicider.

Udtagning: Låget tages af agarpladen – uden at røre ved agar-overfladen. I få sekunder presses overfladen på agarpladen let på overfladen der ønskes undersøgt. Sæt låget på igen.

## Materialeprøver

En materialeprøve kan fx være et stykke tapet, træ eller lignende.

Udtagning: Anvend rent værktøj til at udtage prøven med. Udtag tilstrækkelig mængde materiale – ca. 10x10 cm. Anvend ny og ren plasticpose til opbevaring af prøven.

## Nedfaldsskåle

Anvendes til test af luftens indhold af skimmelsvamp.

Udtagning: Agarpladen stilles på en vandret flade, låget tages af i typisk 15-60 minutter. Sæt låget på igen.



Det anbefales, at der udtages referenceprøver, hvis muligt. Referenceprøven bruges til at se, om der er forskel mellem området mistænkt for skimmelsvamp og et område uden mistanke. For tapeaftryk, materialeprøver og aftryksplader udtages prøven på en lokation i nærheden uden mistanke for skimmelsvamp. For nedfaldsskåle kan referenceprøven være en test på udendørsluften, udtaget under samme betingelser.

For at understøtte væksten af de fleste bygningsrelaterede skimmelsvampe, tilbydes der to typer agar - MEA og DG18 (se produktbladet), der fremmer hhv. væksten af fugtelskende og tørketolerante skimmelsvampearter.



Alle resultater udmunder sig i en analyserapport med resultater, vurderingsskemaer fra SBI-anvisning 274 samt en beskrivelse af fundne slægter og/eller arter. Se mere i produktbladet omkring analyserne.

## Prøvebestilling

Udfyld rekvisition til **skimmelsvamp i bygninger** og vedlæg prøverne. Navngiv prøverne tydeligt. Når prøver er udtaget, sendes prøven til laboratoriet samme dag til adressen: Industri Vest 8, 4293 Dianalund.

Bestilling af udtagningsmateriale, emballage og afhentning af prøver kan ske på e-mail: [logistik@hmlab.dk](mailto:logistik@hmlab.dk) eller tlf. 58 24 24 58.